


快速安装指引

Spin Processor Quick Start Instruction



本系统安装使用过程中，您可以随时通过以下方式获取在线帮助。

- 微信扫码下方二维码，获得负责工程师随时的使用支持；
- 通过致电客服电话400-8800-298，寻求客服帮助；
- 通过Email: support@mycroinc.com，联系售后服务中心；

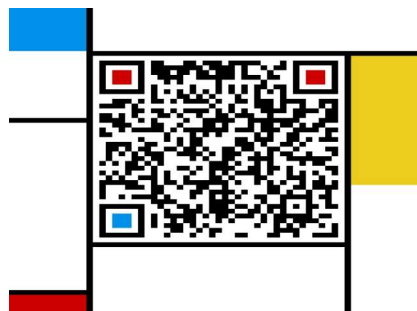

匀胶旋涂仪 SPIN PROCESSOR

打开包装（拆箱后核对清单是否完整）

包装箱A：装箱清单



1-1 匀胶旋涂仪



1-2 10mm真空硬管



1-3 6mmCDA硬管



1-4 废液罐




1-5 10mm转接托盘



1-6 水平仪



1-7 测试用托片

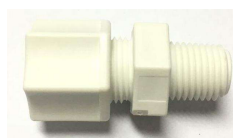

1-8 备用真空接头



1-9 备用O型圈



1-10 备用废液盒



1-11 废弃排放软管

包装箱B：装箱清单



2-1 真空泵主机



2-2 6mmCDA快插接头

CMSC, Mycro Technologies

400-8800-298/400-6800-397

@ sales@mycro.com.cn

weibo.com/mycrotech

www.mycro.com.cn

Copyright ©2013 Mycro Technologies Co., Ltd. All rights reserved.

将【1-8真空接头】按下图所示拧松方便插入【1-2真空硬管】



1-A真空阀

1



1-C真空阀



1-8真空接头

将【1-2真空硬管】插入【1-A真空阀】并拧紧，注意区分10mm真空管和6mmCDA管



2



1-210mm真空硬管



将【1-2真空硬管】另一头装在【2-A真空泵快插头】上面，使匀胶机和真空泵连接



2-A真空泵快插头

3




将【1-3CDA硬管】插入【1-B CDA快插借口】中



1-B CDA快插接口

4

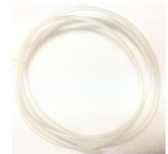

1-3 6mmCDA硬管



气源是客户准备，以下是气瓶安装方法将【气体调压阀】缠上生胶带装在气瓶出气口，将【2-2快插插头】缠上生胶带装在调压阀出气口



气瓶出气口

5



气体调压阀

气压阀出气口

将【1-3CDA硬管】另一端插入【快插插头】使匀胶机和气源连接



将【1-4废液处理罐】按进【1-C废液排放口】处理罐和罐口旋钮上去。



1-C废液排放口

6

