


奥林巴斯金相显微镜注意事项

1、显微镜上 LIM 灯不能亮，亮了光斑出不来。

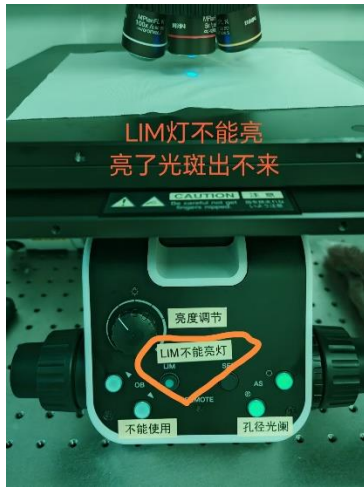

2、显微镜观察光刻片，将滤色片推进去出来黄光。



3、明场模式下，自动曝光去掉，增益 100%，画面帧率数值在 15 以上图像基本不会卡。

4、“白平衡”显示出来途径：选项—首选项—杂项—显示或隐藏相机侧边栏中的控制箱—白平衡（选上），重新打开相机后才生效。

白平衡数值参考：色温 7087，Tint937.

5、偏光模式下，偏光镜要推进去，上面旋钮可以调节。

6、显微镜景深操作是指标本在清晰成像时，其前后可被看清的轴向深度（2 楼和 4 楼）。

7、显微镜图像拼接是指通过软件将多张局部高倍视野照片组合成一张大范围、高分辨率的完整样本图像。（2 楼和 4 楼）